
















Alertes transmises aux services VALAB


-  Niveau de licence
 -  Autorisation de dépassement
 -  Dépassement faible ou important du NTD
-  NDE
 -  Aucun dossier expertisé
 -  Peu de dossiers expertisés
-  % VAO
 -  Pourcentage de validation devenu trop faible

- 
 -  Perte de connexion entre votre Valab® et le VSP
- 
 -  Fin de validité de licence ou d'un avenant temporaire
 -  Début de validité d'un avenant temporaire
- 
 -  Mode dégradé, "Grâce" ou nominal

Niveau de licence


Autorisation de dépassement

Valab Service Provider
Laboratoire – Autorisation de dépassement utilisée

Le client « laboratoire » a démarré un dépassement le 20/09/2024 16:30 pour la licence «G40-BCGH-X80-C4F4-(5)». Il lui reste 10 jour(s) sur 12 jours autorisés jusqu'à la date du 12/08/2025. 

Dépassement faible ou important du NTD


Valab Service Provider
Laboratoire – Dépassement important de la limite de dossiers

Dépassement supérieur à 10% de la limite du nombre de dossiers pour la licence «G40-BCGH-X40-C4F4-(3)» du laboratoire. Le nombre de dossiers atteint en fin de journée est de : 885. 

Nombre de dossiers expertisés

Aucun dossier expertisé

Valab Service Provider
Laboratoire - Aucun dossier expertisé

La licence «G40-BCGH-X60-C7F7-(8)» du laboratoire n'a expertisé aucun dossier lors des jours suivants : 25/09/2024 et 26/09/2024. 

Peu de dossiers expertisés

Valab Service Provider
Laboratoire – Taux d'expertise trop bas

Taux d'expertise (NDE/NTD) inférieur à 80% pour la licence «G40-BCGH-X70-C7F7-(3)» du laboratoire. Le taux d'expertise atteint en fin de journée est de : 80%. 



Pourcentage de validation

 **Pourcentage de validation** devenu très faible

Valab Service Provider

Laboratoire – Taux de validation trop bas

Taux de validation (NDV/NDE) inférieur à 30% pour la licence « G40-BCGH-X60-C4F4-(9) » du laboratoire. Le taux de validation atteint en fin de journée est de : 27%. 




Connexion avec le SIL

 **Perte de connexion avec le SIL**

Valab Service Provider

Laboratoire – Aucune connexion au VSP

Aucune connexion n'a été détecté depuis un certain temps pour la licence « G40-BCGH-X60-C4-F4-(9) » du laboratoire. Sa dernière connexion date du 02/09/2024. 





Validité licence / avenant temporaire

 **Fin de validité de licence / d'avenant temporaire**

Valab Service Provider


Laboratoire – Fin ce jour de validité d'avenant temporaire

L'avenant temporaire n°3 de la licence « G40-BCGH-X60-C4-F4-(9) » du laboratoire est arrivée à sa date d'expiration le 30/10/2024. 

 **Début de validité d'un avenant temporaire**

Valab Service Provider

Laboratoire – Début de validité d'avenant temporaire

L'avenant temporaire n°5 de la licence « G40-BCGH-X100-C7-F7-(9) » du laboratoire démarre aujourd'hui : 30/09/2024 



Changement d'état de VALAB

 **Mode Dégradé -> mode Grâce**

Valab Service Provider

Laboratoire – Changement d'état du mode dégradé : Grâce

Le mode dégradé de la licence « G40-BCGH-X60-C3-F3-(2) » du laboratoire est passé à l'état « Grâce » le 13/09/2024 pour la raison suivante : le serveur VSP n'a pas répondu à la requête. 

 **Mode Dégradé -> mode Nominal**

Valab Service Provider

Laboratoire – Changement d'état du mode dégradé : Nominal

Le mode dégradé de la licence « G40-BCGH-X60-C3-F3-(2) » du laboratoire est passé à l'état nominal le 24/09/2024 pour la raison suivante : le contrôle de la licence est fonctionnel. 