



caractéristique	valeurs possibles
Utilisation	Fonctionnement 7/7J - 24/24H (machine dédiée conseillée, mise en veille prolongée et veille carte réseau désactivées)
OS	Windows Server 2016® x64 Edition Standard avec Expérience utilisateur (interface graphique) Windows Server 2012® R2 x64 Windows 10® x86 et x64 Edition professionnelle
Processeur	4 cœurs - 64 bits - 2 Ghz
RAM	4 Go
Type de disque	Si disque dur mécanique > 10000 rpm ou SSD
Espace disque typiquement conseillé	Espace nécessaire à l'OS + : - licence 1200 dossiers / jour = 50 Go - licence 2400 dossiers / jour = 75 Go - licence 4000 dossiers / jour = 110 Go - licence 6500 dossiers / jour = 170 Go - licence 10 000 dossiers / jour = 250 Go - licence 15 000 dossiers / jour = 440 Go
.NET Framework	Version 4.5.1 minimum
BDD	Aucun moteur de base de données installé
Paramétrage / FireWall Réseau	<ul style="list-style-type: none"> • IP fixe obligatoire • Autoriser les connexions entrantes du protocole TCP sur le(s) port(s) utilisé(s) pour communiquer avec le SIL (par défaut le port 7200 si une seule connexion SIL) • Autoriser les connexions entrantes des protocoles TCP et UDP sur les ports utilisés pour communiquer avec les services Valab® du Serveur Valab® et avec les Clients Valab® (par défaut 8080, 8089, 8090 et 2110)
Accès	Compte administrateur local dédié à la société VALAB Accès en télémaintenance (VPN + RDP, logiciel de prise en main à distance,...) Accès Internet au domaine "valab.com"
Sauvegarde / Sécurité	Politique et mise en œuvre à déterminer par la DSI du LBM