

# Valab® 16.02

## Release Notes

La société VALAB est certifiée ISO 9001 par :



## - Sommaire -

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 1   | Objet  | 3 |
| 2   | Evolutions   | 4 |
| 2.1 | Evolution de la connexion au LDAP  | 4 |
| 2.2 | Rétrocompatibilité sur le format des dates au niveau de la communication avec le SIL | 4 |
| 3   | Corrections  | 5 |
| 3.1 | Impossibilité de sélectionner certains items dans les tables de correspondance       | 5 |
| 3.2 | Correction des erreurs de table pour une analyse supprimée                           | 5 |
| 3.3 | Amélioration de la gestion des erreurs de connexion avec le SIL                      | 5 |

## 1 Objet


---

Ce document fournit la liste des modifications apportées à la version 16.02 par rapport à la version 16.01 de Valab®.

## 2 Evolutions

### 2.1 Evolution de la connexion au LDAP

Dans la fenêtre de configuration du LDAP, il est désormais possible d'indiquer plusieurs chemins de recherche dans le champ dédié, en les séparant par le caractère '|'.  
Il est à noter que le filtre est commun à tous les chemins de recherche.

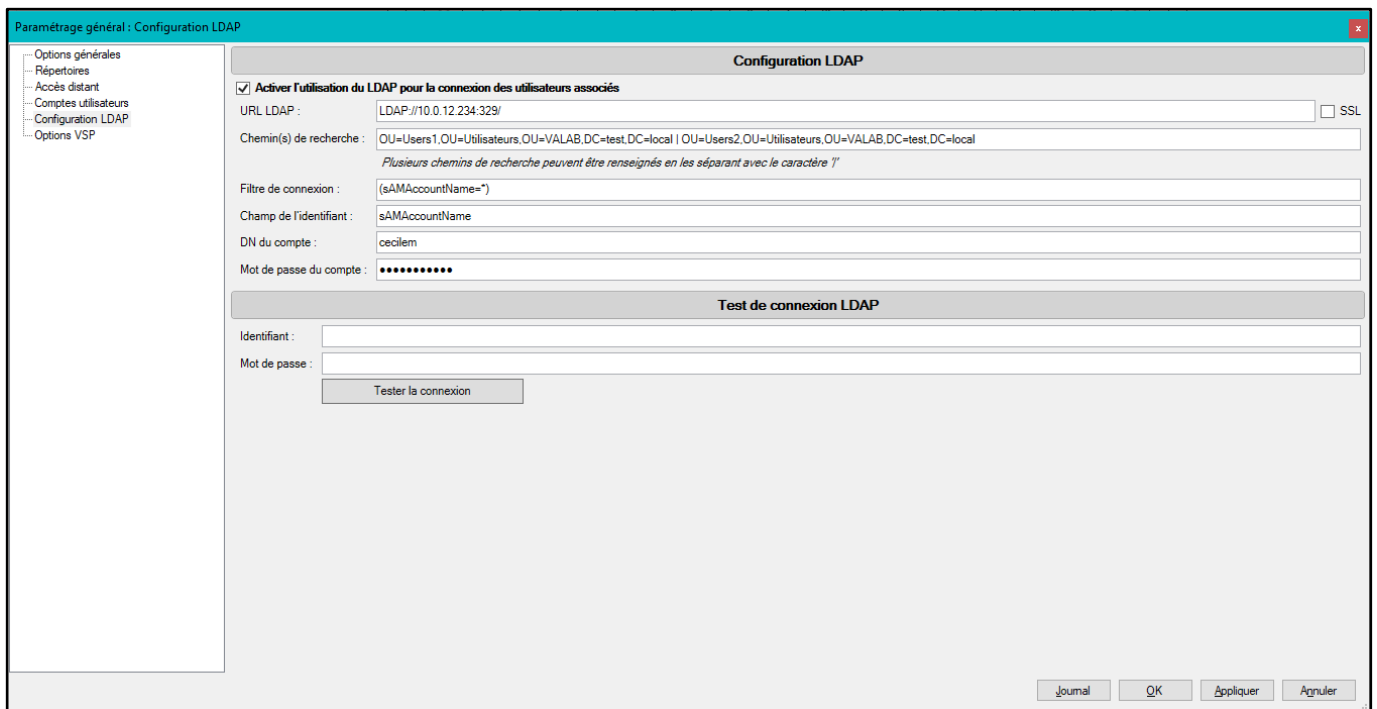

Spécification : VLB-5155

### 2.2 Rétrocompatibilité sur le format des dates au niveau de la communication avec le SIL

Une option a été ajoutée afin d'être rétro-compatible avec certains SIL utilisant les anciens formats de dates dépréciés, avec les années sur moins de 4 digits ou les dates sur 6 digits (JJMMAA).

Cette option est configurable via un fichier d'environnement et est inactive par défaut.

Spécification : VLB-5163

## 3 Corrections

---

### 3.1 Impossibilité de sélectionner certains items dans les tables de correspondance

La sélection des items disposants d'un tiret ou d'une parenthèse est maintenant possible dans l'édition des tables de correspondance.

*Spécification : VLB-5147*

### 3.2 Correction des erreurs de table pour une analyse supprimée

La correction des erreurs pour les analyses symboliques supprimées n'est désormais plus proposée dans la fenêtre de correction des erreurs des tables de correspondance.

*Spécification : VLB-5151*

### 3.3 Amélioration de la gestion des erreurs de connexion avec le SIL

La gestion des erreurs de communication TCP-IP bas niveau avec le SIL a été améliorée afin d'éviter l'éventualité d'un blocage du serveur Valab.

*Spécification : VLB-5220*